



### Catégorie :

Systemes sur tige / Fentes réglables

### Utilisation possible :

- Toutes les expériences d'optique nécessitant une fente réglable en continu.
- Expériences de diffraction et d'interférences
- Expériences sur la dispersion de la lumière.

### Remarque de sécurité :



Ne pas se servir d'un objet métallique pour enlever les impuretés qui adhèrent aux mâchoires (par ex. particules de poussière) et risquent ainsi d'occasionner des effets de diffraction non désirés. Utiliser un papier humide, non fibreux ou un pinceau fin, humecté.

### Caractéristiques techniques :

- Fente d'excellente précision munie d'un dispositif à ouverture symétrique par vernier
- Vernier au 1/100ème de mm
- Coulisement des lèvres à 15°
- Ouverture de 0 à 5 mm
- Ouverture mini \* : 0,05 mm
- Matière : aluminium anodisé
- Disponible avec sa monture verticale à tige 202423 ou bien avec sa monture rotative à billes graduée au degré sur 360°
- Dimensions : 50 x 40 mm
- Longueur utile : 13 mm

\* Correspond à l'ouverture minimale conseillée pour conserver une bonne homogénéité sur toute la hauteur

### Recommandations :

- Lors d'une utilisation en lumière blanche, orienter la fente et le filament de la lampe de façon à ce qu'ils soient parallèles l'un par rapport à l'autre en vue d'une utilisation optimale de la lumière.
- Pour un réglage préliminaire, il est recommandé de travailler avec une grande ouverture. Diminuer ensuite l'ouverture de la fente.

# Des services au quotidien

## Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



### > Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [export@ovio-instruments.com](mailto:export@ovio-instruments.com)

## Commander, suivre une commande

### > Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)



## Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



### > Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [SAV@ovio-instruments.com](mailto:SAV@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

*Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.*