

Appareil de laboratoire

Micro-centrifugeuse

**Réf :
701 578**

1. Description

Veillez lire attentivement le présent manuel avant toute utilisation et suivre toutes les consignes de sécurité et instructions de fonctionnement.




2. Spécifications

Vitesse max. [tr/min]	7000
FCR max. x g	2680
Rotor	1) 8 tubes de 0.5/1.5/2.0 ml 2) 16 tubes PCR de 0.2 ml, 2 barrettes de 8 tubes PCR de 0.2 ml
Mode de fonctionnement	Continu
Moteur d'entraînement	Moteur CC
Puissance	AC 100V~240V, 50Hz/60Hz
Niveau de bruit	≤45 dB
Dimensions [P×L×H mm]	150 x 150 x 117
Poids [kg]	1

3. Chargement du Rotor

- Mettez le rotor en position sur l'arbre de moteur. Appuyez sur le rotor pour fixer le rotor à l'arbre.
- Utilisez vos deux mains pour charger le rotor.

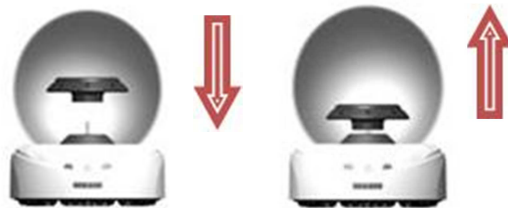

4. Fonctionnement

- Ouvrez le couvercle et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de l'unité.
- Chargez les tubes à centrifuger symétriquement dans le rotor.
- Fermez le couvercle de la centrifugeuse pour commencer à travailler.
- Eteignez l'appareil, le rotor s'arrêtera progressivement.
- Ouvrez le couvercle et ôtez les échantillons à l'arrêt complet du rotor.



5. Consignes de Sécurité

Les consignes détaillées décrites dans le Manuel de l'Utilisateur sont développées avec soin afin de tenter de répondre à tous les risques possibles. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser cette centrifugeuse.

- Assurez-vous que seul un personnel qualifié travaille avec l'appareil.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse d'une façon non spécifiée dans les présentes instructions.
- Ne mettez jamais les mains dans la zone du rotor si celui-ci n'est pas à l'arrêt complet.
- Si une quelconque condition anormale se produit durant son utilisation, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez notre service d'assistance technique.

6. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

SAV – Le Laborantin
468 rue Jacques Monod
BP 1900
27019 EVREUX CEDEX France

0 8256 888 111*

** 0,15 € TTC/min. + prix appel*

